





**Καθαρίζετε επιμελώς το σωληνάκι πριν και μετά την τοποθέτηση στο spinner!**

**Να τοποθετείτε και να αφαιρείτε τα σωληνάκια στα spinner απευθείας από τη θήκη τους**

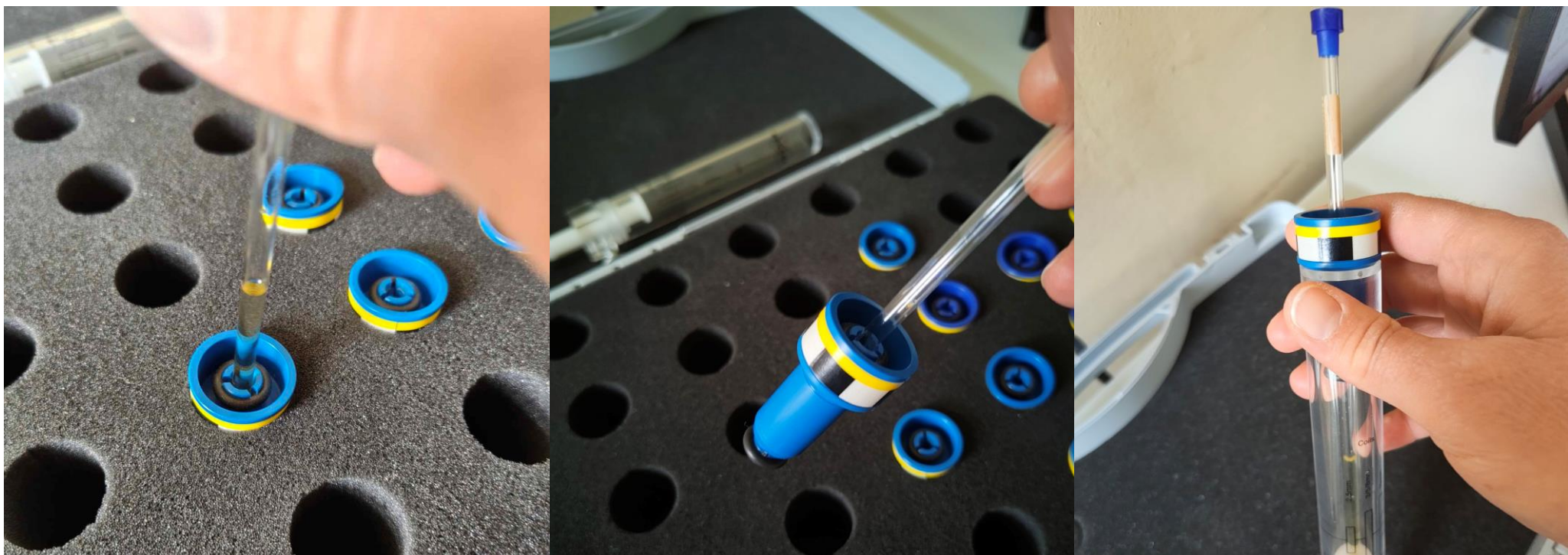

**Τοποθέτηση του δείγματος (περιστροφικά για να μην σπάσει).  
Προσοχή αν σας φαίνεται ότι είναι πολύ χαλαρό και μετακινείτε εύκολα από τη θέση του δοκιμάστε άλλο spinner!**

**Για την αφαίρεση του δείγματος, τοποθετήστε το σωληνάκι με το spinner στη θήκη και πιέστε ελαφρά το spinner προς τα κάτω, κρατώντας ταυτόχρονα το σωληνάκι με το άλλο χέρι.**

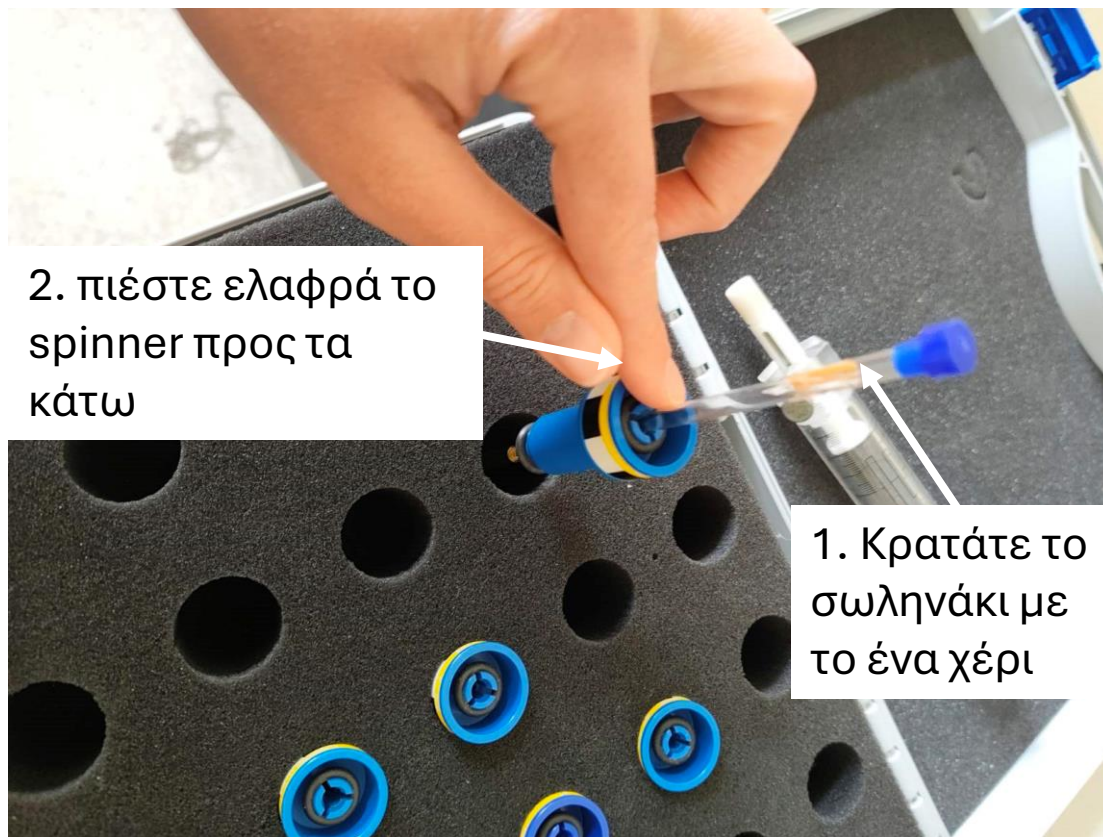

2. πιέστε ελαφρά το spinner προς τα κάτω

1. Κρατάτε το σωληνάκι με το ένα χέρι

**Γιατί πρέπει να καθαρίζεται το σωληνάκι;**

Ακόμη και καθαρά χέρια αφήνουν **φυσικά έλαια και λίπος** τα οποία καταλήγουν στο σωληνάκι και μεταφέρονται στο εσωτερικό του οργάνου (probe). Με την πάροδο του χρόνου αυτή η ακαθαρσία συσσωρεύεται και προκαλεί σοβαρά προβλήματα.

**Καθαρίζετε σχολαστικά τα σωληνάκια σας**

Για την διασφάλιση της ποιότητας των φασμάτων, την προστασία του εξοπλισμού και την εύρυθμη λειτουργία του οργάνου, παρακαλείστε να τηρείτε αυστηρά τους παρακάτω κανόνες:

### **Διαχείριση Spinners & Δειγμάτων**

- **Απαγορεύεται** η τοποθέτηση κενών spinners στο carousel.
- Τα άδεια spinners φυλάσσονται αποκλειστικά στην **ειδική θήκη** πάνω στο τραπέζι του NMR.
- Η τοποθέτηση και αφαίρεση των NMR tubes γίνεται **απευθείας στη θήκη**, σύμφωνα με τις αναρτημένες τεχνικές οδηγίες.

**Στόχος:** Η αποφυγή επιμόλυνσης από λιπαρότητα (δακτυλικά αποτυπώματα) και η ελαχιστοποίηση του κινδύνου πτώσης των spinners.

- Τα δοχεία μεταφοράς των δειγμάτων (ποτήρια ζέσεως, βάσεις κ.λπ.) **δεν επιτρέπεται** να παραμένουν στο τραπέζι του NMR.
- Μετά την τοποθέτηση του δείγματος, μεταφέρετε το δοχείο σας στον πάγκο **δίπλα στον νεροχύτη**.
- Φροντίστε να αναγράφεται ευκρινώς το **όνομα της ερευνητικής ομάδας** στο δοχείο σας. Έτσι, οι επόμενοι χρήστες θα γνωρίζουν πού να τοποθετήσουν τα ολοκληρωμένα δείγματα σας.

**Η τήρηση των κανόνων είναι απαραίτητη για την αποφυγή βλαβών στο όργανο και την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των χρηστών.**